



BEVPOR PT

**CARTUCCE FILTRANTI ASSOLUTE
PIGHETTATE
MEMBRANA POLIETERSULFONE
PER LIQUIDI**

PRINCIPALI APPLICAZIONI:

- FARMACEUTICA
- FOOD & BEVERAGE
- COSMETICA
- CHIMICA FINE
- MICROELETTRONICA
- INDUSTRIA GENERALE

Minimizzare il costo della stabilizzazione microbiologica per unità di volume pur mantenendo le caratteristiche di qualità e di prodotto è un requisito chiave nell'ambito della filtrazione delle bevande.

BEVPOR PT è un avanzato filtro a cartuccia a membrana progettato per le industrie delle bevande per soddisfare e superare questi criteri.


Specificatamente sviluppata come cartuccia filtrante per bevande, BEVPOR PT utilizza un'avanzata membrana in polietersulfone ed uno stato prefiltrante a membrana configurata per fornire una elevata portata, lunga durata.

Sia la membrana che lo strato prefiltrante sono realizzati con una struttura porosa asimmetrica per una filtrazione graduale attraverso tutta la sua profondità con conseguente aumento della capacità di accumulo.

La cartuccia BEVPOR PT è adatta per filtrare prodotti che contengono sostanze colloidali submicroniche che possono intasare le cartucce a membrana di grado sterilizzante.

CARATTERISTICHE:

- Gradi di filtrazione da 0.2 a 0.65 μm .
- Stratificazione prefiltrante selezionato per la rimozione di specie colloidali ed estenderne la durata.
- Ripetutamente testabili.
- Rigenerabili e sanitizzabili per estenderne la durata.
- Basso adsorbimento di proteine, colore ed aromi.
- Struttura porosa asimmetrica per una elevata capacità di accumulo.

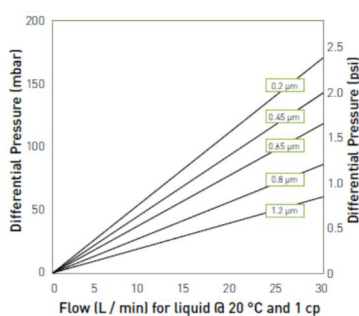

For K size for a given flow rate multiply 10" size differential pressure by 2

10" Size (250 mm) Cartridge



ASCO FILTRI

ASCO Filtri S.p.A.

Viale delle Scienze, 8
20082 Binasco (MI) - Italia

Tel.: +39 02 89703.1

Fax: +39 02 89703.410

E-mail: asco@ascofiltri.com

Web: www.ascofiltri.com

BEVPOR PT

**CARTUCCE FILTRANTI ASSOLUTE
PIEGHETTATE
MEMBRANA POLIETERSOLFONE
PER LIQUIDI**

DATI TECNICI

TEMPERATURA DI UTILIZZO

Max. continua di esercizio:

Cartucce 70 °C

Capsule 40 °C @ 5.0 barg

Max. in fase di CIP:

20 °C @ 5.0 bar ΔP

40 °C @ 4.0 bar ΔP

60 °C @ 3.0 bar ΔP

80 °C @ 2.0 bar ΔP

90 °C @ 1.0 bar ΔP

> 100 °C (vapore) @ 0.3 bar

STERILIZZAZIONE / SANITIZZAZIONE

Cartucce:

- 130 °C in autoclave o in-sito
con vapore

- 90 °C con acqua calda

Capsule:

- 130 °C in autoclave

PRESSIONE DIFFERENZIALE

Massimo ammissibile:

5 bar @ 40 °C

MATERIALI COSTRUZIONE

Media filtrante:

- Polietersulfone

Strato prefiltrante:

- Polietersulfone

Supporti:

- Poliestere

Anima interna e gabbia esterna:

- Polipropilene

Terminali

- Nylon

Insero terminali (ove applicabile):

- AISI 316L (non disponibile con
terminali tipo B e L)

Guarnizioni:

- Silicone (standard o-ring)

- EPDM (guarnizione piana std.)

Corpo capsule:

- Nylon

AREA FILTRANTE EFFETTIVA (EFA)

Fino a 0.6 m² x 10"

LUNGHEZZA CARTUCCE

B	2.5"	65 mm
A	5"	125 mm
K	5"	125 mm
1	10"	250 mm
2	20"	500 mm
3	30"	750 mm
4	40"	1000 mm

LUNGHEZZA CAPSULE

E	4.4"	113 mm
B	5.5"	140 mm
A	7.9"	200 mm

Sicurezza biologica ed alimentare:

Materiali conformi ai requisiti FDA 21CFR parte 177, EC 1935/2004 e la vigente USP Plastic Classe VI - 121 °C ed ISO 10993 equivalenti.

Caratteristiche di ritenzione:

Le caratteristiche di ritenzione delle cartucce serie BEVPOR PH sono state determinate tramite una combinazione di test di laboratorio ed il monitoraggio in uso di una serie di micro organismi. Il test di riduzione batterica viene eseguito secondo i metodi specificati nella norma ASTM F838-05.


Micro organismo	Dimensione cellulare [dia. x lunghezza] μm	LRV		
		0.2	0.45	0.65
Brevundimonas diminuita	0.3 x 0.6 - 0.8	6	-	-
Serratia marcescens	0.5 - 0.8 x 0.9 - 2.0	9	8	6
Escherichia coli	1.1 - 1.5 x 2.0 - 6.0	>9	>9	6
Lactobacillus brevis	0.5 - 1.2 x 1.0 - 10.0	>9	>9	5
Saccharomyces cerevisiae	1.0 (sferico)	>7	>7	-
Brettanomyces	1.5 - 3.5 x 2.0 - 19.0	>6	>6	4

Dati test integrità:


Tutte le cartucce sono flussate con acqua purificata di grado farmaceutico prima della spedizione e sottoposte a test di integrità con i seguenti limiti:

	0.2 μm	0.45 μm	0.65 μm
Pressione test di diffusione [barg]	1.7	1.4	1.0
Portata max. test diffusione: [ml/l]			
10"	16.0	16.0	16.0
K	7.5	7.5	7.5
A	6.1	6.1	6.1
B	3.0	3.0	3.0
E	1.4	1.4	1.4

Codice articolo - cartucce:

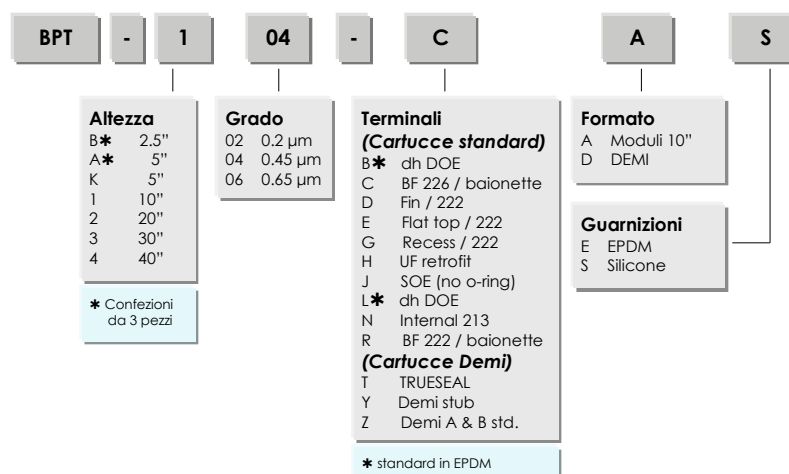

Codice articolo - capsule:

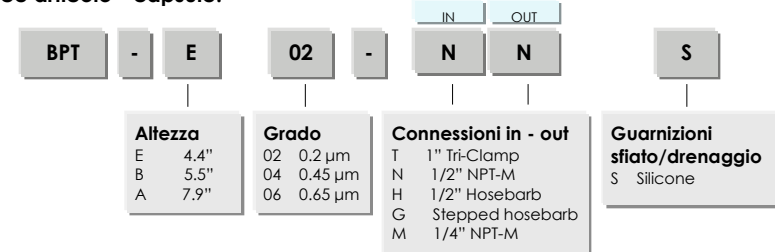

Flussaggio cartucce e capsule:

Per i dettagli riguardo le procedure operative e avvertimenti riguardo la pulizia e la sterilizzazione, contattare il Servizio Tecnico di Supporto di Parker Domnick Hunter attraverso Asco Filtri Srl.

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati tecnici di questa specifica senza preavviso.

ASCO Filtri S.p.A.

Viale delle Scienze, 8
20082 Binasco (MI) - Italia
Tel.: +39 02 89703.1
Fax: +39 02 89703.410
E-mail: asco@ascofiltri.com
Web: www.ascofiltri.com

ASCO
FILTRI

DISTRIBUTORE UFFICIALE PER L'ITALIA:

Parker | domnick
hunter